

全画面表示設定について

画像表示/計測プログラム・画像表示プログラムのインストール時に PC 内に保存される「設定ファイル（ファイル名：AsCam.Ini）」の設定を変更することで、全画面表示や保存する画像の解像度を変更することが可能です。

「設定ファイル（ファイル名：AsCam.Ini）」の編集や保存には、PC の管理者権限でのログインが必要です。（特に Vista や 7 をお使いの場合、PC ログインユーザーには、通常、管理者権限が付与されておりませんので、下記の「OS: Windows Vista や 7 の場合」の手順をお試し下さい。）

I. 設定方法

■OS : Windows XP の場合

1. 計測ソフト（もしくは表示ソフト）のインストール時に、プログラムを保存した場所を開き、「設定ファイル（ファイル名：AsCam.Ini）」をテキストエディタ（メモ帳など）で開きます。

※デフォルト設定のままですとインストールした場合は、下記の場所にあります。

C ドライブ⇒「Program Files」⇒「ASCAM」フォルダ内

2. AsCam.Ini を開くと、下記の項目があります。

静止画を撮影時の解像度で保存(0=Off、1=On)

STILL1XSAVE = 0

この「STILL1XSAVE」の値を「0」から「1」に変更します。

3. 手順2. で値を変更した AsCam.Ini ファイルを上書き保存します。

※ここで、「アクセスが拒否されました」というエラーメッセージが出た場合は、お使いの PC へのログインユーザーに管理者権限が付与されておりませんので、次の「Windows Vista や 7 の場合」の手順をお試し下さい。

■OS : Windows Vista や 7 の場合




(管理者権限が付与されていないユーザーにてログインしている場合)

1. メモ帳などのテキストエディタを「管理者として実行」で開きます。

例) メモ帳の場合

スタートメニュー⇒すべてのプログラム⇒アクセサリ⇒メモ帳を右クリックし、「管理者として実行」を選択

※「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」等のメッセージが表示された場合は、「はい」もしくは「続行」等をクリックします。

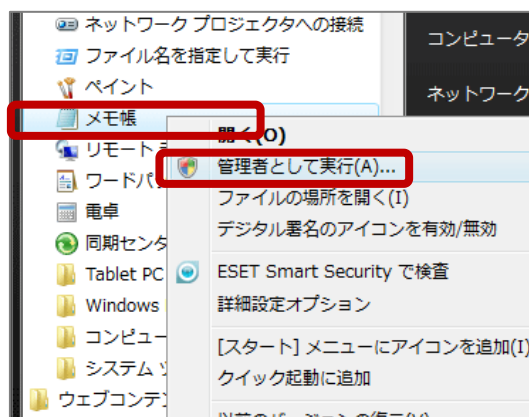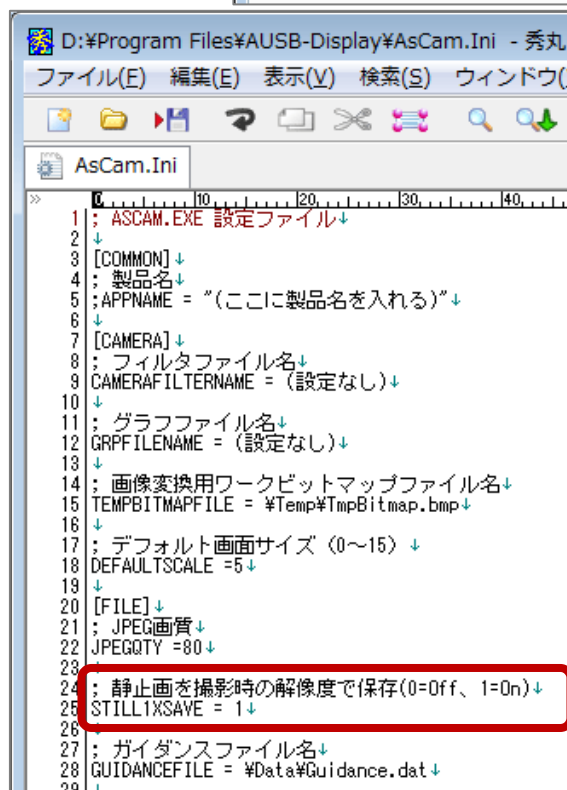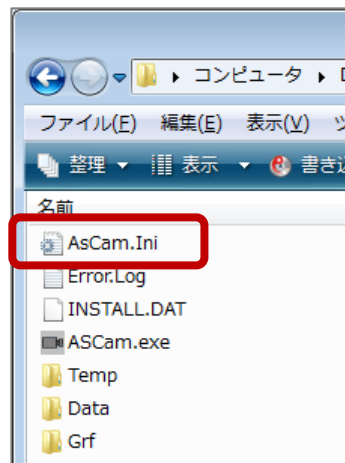

2. 手順 1. で管理者として開いたメモ帳のファイルメニューより、計測ソフト（もしくは表示ソフト）のインストール時に、プログラムを保存した場所から、「設定ファイル（ファイル名：AsCam.Ini）」を開きます。

※デフォルト設定のままインストールした場合は、下記の場所にあります。

Cドライブ⇒「Program Files」⇒「ASCAM」フォルダ内



4. AsCam.Ini を開くと、下記の項目があります。

静止画を撮影時の解像度で保存(0=Off、1=On)

STILL1XSAVE = 0


この「STILL1XSAVE」の値を「0」から「1」に変更します。

5. 手順 4. で値を変更した AsCam.Ini ファイルを上書き保存します。

6. 計測ソフト（もしくは表示ソフト）のインストール時に、プログラムを保存した場所にある「ASCAM.exe」を右クリックして「管理者として実行」にて開きます。

※デフォルト設定のままインストールした場合は、下記の場所にあります。

Cドライブ⇒「Program Files」⇒「ASCAM」フォルダ内

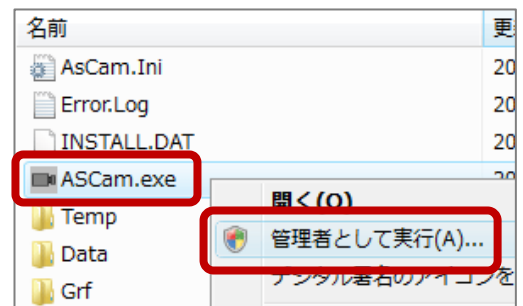

II. 全画面表示設定の制限事項

ご注意：①上記設定にした場合は画面の計測線（計測値）を保存する機能がなくなります。（計測プログラム仕様の場合）

②画面倍率に関わらず全て設定された解像度のサイズで保存されます。

以上、ご対応宜しくお願い致します。

〒158-0093

東京都世田谷区上野毛 1-27-6

アームシステム株式会社

TEL03-5758-1888

FAX03-5758-1881

E-mail:arms@armssystem.co.jp