


## A. カメラドライバーのアンインストール

- ① パソコンに USB カメラ本体を接続します。
- ② スタートメニュー>コントロールパネル>デバイスマネージャ を開きます。
- ③ 「イメージングデバイス」の項目にある「NET ICube\_Cam Device」を右クリックし、「削除」をクリックします。


※USB カメラ本体がパソコンに接続されていない場合は、イメージングデバイスは表示されないの  
 ご注意ください。

- ④ デバイスのアンインストールの確認が表示されますので、「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックを入れた後、「OK」をクリックします。


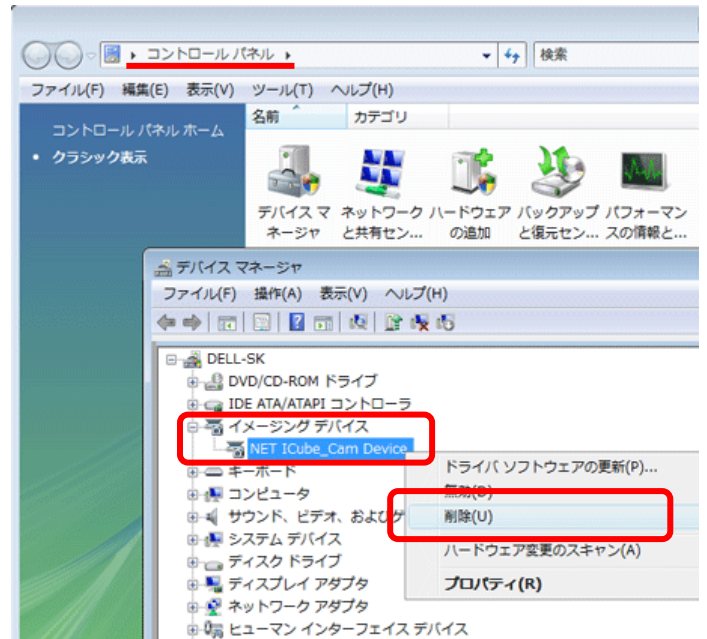


- ⑤ ④が完了したら、パソコンから USB カメラ本体を取り外します。

- ⑥ スタートメニュー>すべてのプログラム>ICube\_Cam Driver をクリックし、「Uninstall ICube Cam Driver」をクリックします。

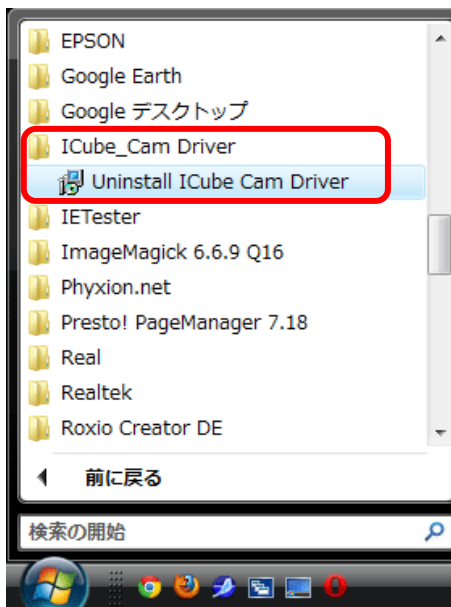


- ⑦ アンインストールの確認画面が表示されますので「はい」をクリックし、終了したら「OK」を押してください。

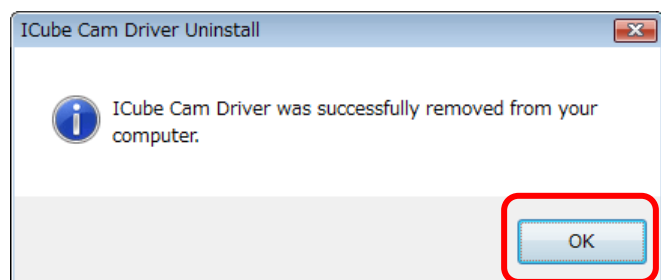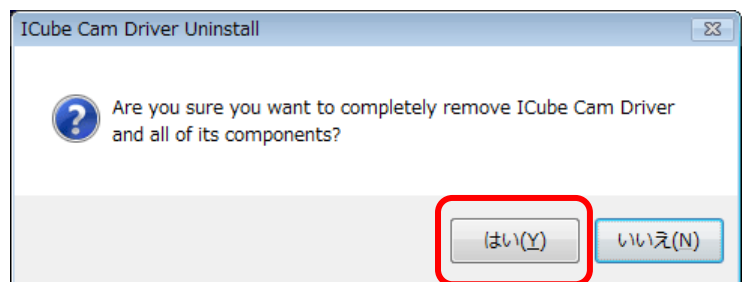


※画像は Windows Vista の場合です。

**【重要】**以前のバージョンの USB カメラドライバーをインストールされている方は、下記の手順で、前バージョンのカメラドライバーを完全に削除してください。

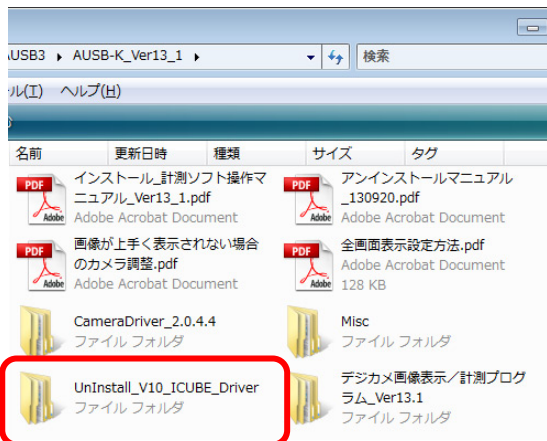


インストールフォルダ内にある、「Uninstall\_V10\_ICUBE\_Driver」フォルダを開きます。

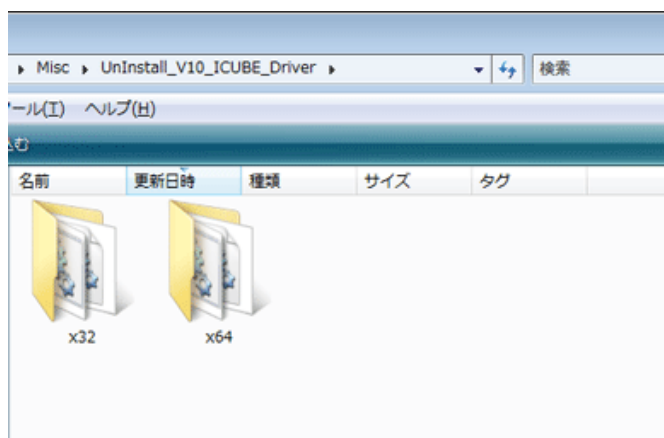


お使いの OS 環境にあったフォルダを開きます

- x32 : 32bit 用
- x64 : 64bit 用

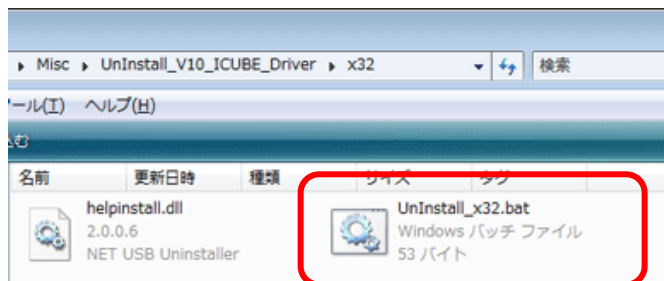

UnInstall\_x32.bat ファイル (バッチファイル) をダブルクリックします。

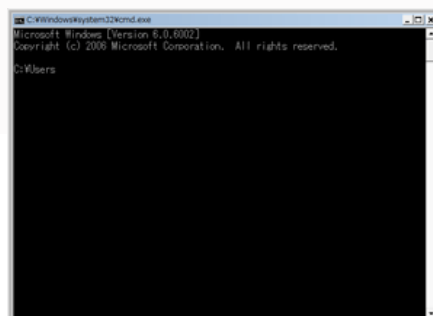

すると、左図のようなコマンドプロンプトが表示されます。この黒い画面が消えたら、アンインストール完了です。






## B. デジカメ画像表示プログラム（デジカメ画像表示／計測プログラム）のアンインストール

① スタートメニュー>コントロールパネル>プログラムと機能（XP の場合はプログラムと機能）を開きます。

② インストールされているプログラムの一覧が表示されますので、その中から「デジカメ画像表示／計測プログラム（もしくはデジカメ画像表示プログラム）」を選択してから、「アンインストール」をクリックします。

③ プログラムのアンインストールの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックした後、「はい」をクリックします。

アンインストールが完了した旨の画面が表示されたら「完了」をクリックします。

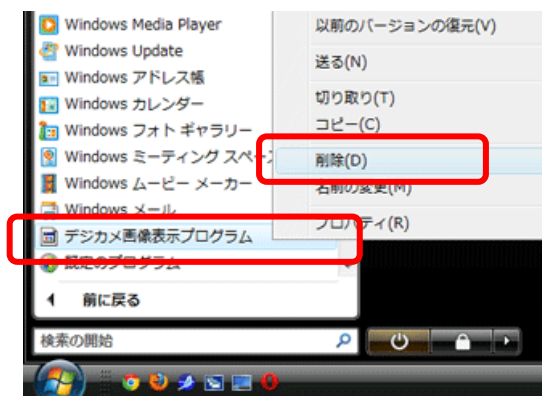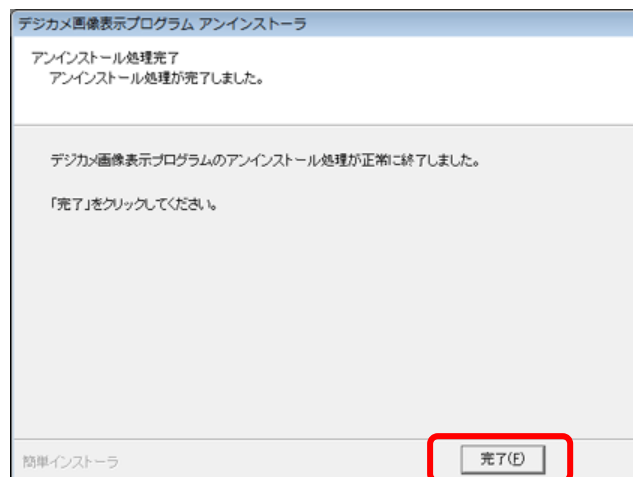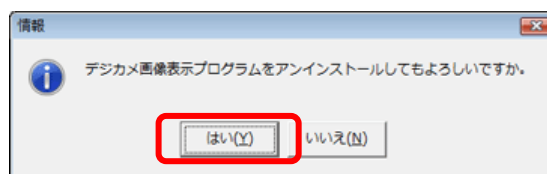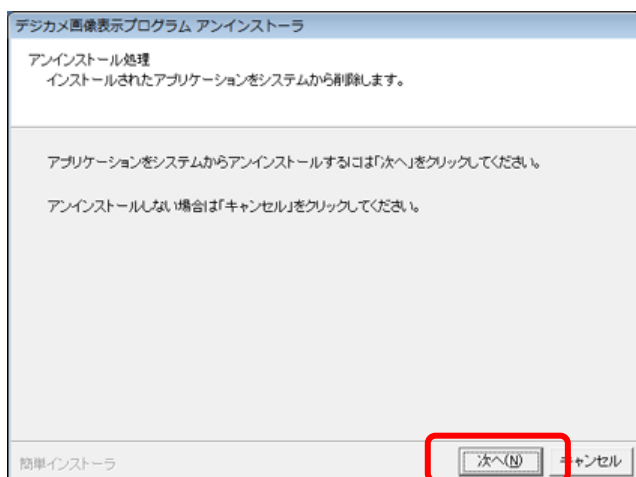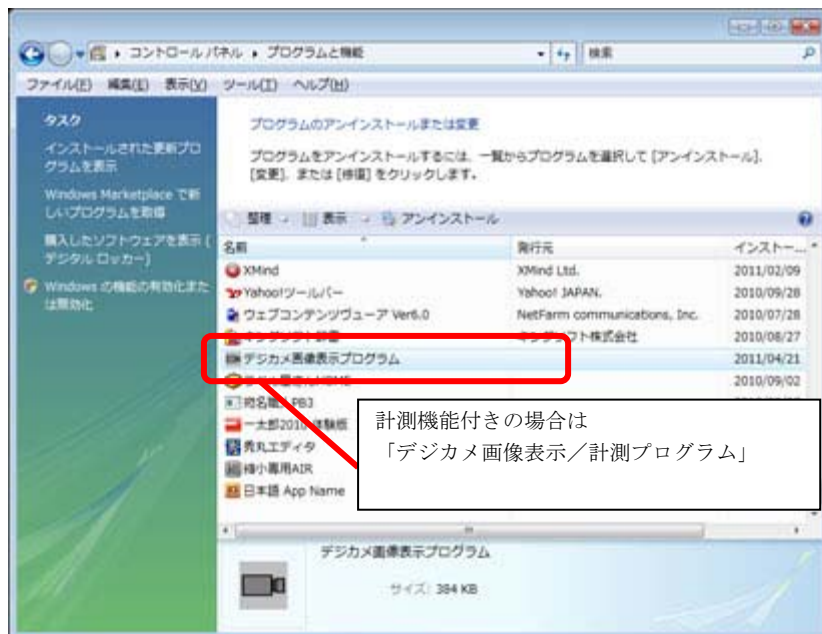

④ スタートメニュー>すべてのプログラム内に「デジカメ画像表示プログラム（もしくはデジカメ画像表示／計測プログラム）」が残っている場合は、同上ソフト名の上で右クリックした後「削除」をクリックして下さい。

※画像は Windows Vista の場合です。

### C. USB セキュリティーキーのアンインストール(計測ソフトセット:AUSB-K シリーズの場合のみ)

※今までご使用になっていた USB セキュリティーキーに「ROCKEY4」と記載のある場合のみこちらの手順をおこなってください。(「ROCKEY4ND」と記載があるものをお使いの場合は、こちらの手順は不要です)



- ① インストール CD-ROM>USBKey>USBKey32bit (もしくは USBKey64bit) >InstDrv.exe (もしくは InstDrv64.exe) をクリックします。

※USB キーをインストールした際に使用した実行ファイルと同じです。

- ② Setup Wizard が起動して、Repair (修復) か Remove (削除) を選択できますので、「Remove」を選択してから「Next」をクリックします。

※この時インストール画面が表示される場合は USB セキュリティーキーのドライバーがインストールされていませんので、アンインストール作業は不要です。

- ③ アンインストールが終わったら、「Complete」をクリックして、完了して下さい。

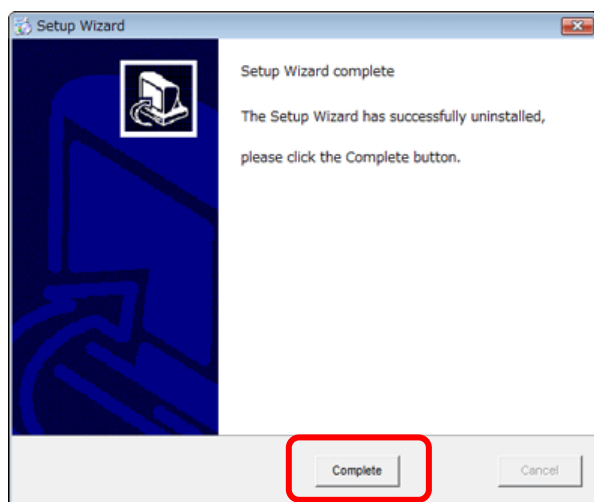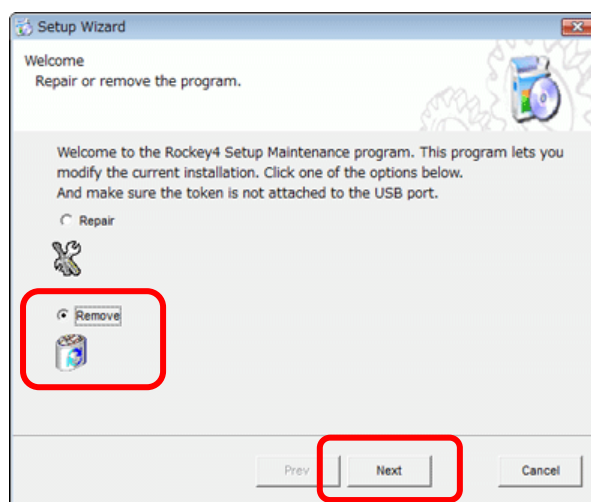

その後、PC を再起動するかどうかの確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックして再起動させて下さい。

